

考马斯亮蓝洗脱液

P1502

描述: 本考马斯亮蓝洗脱液可用于 SDS-PAGE 或非变性 PAGE 等蛋白电泳凝胶的常规考马斯亮蓝染色的脱色。

规格: 500 ml

保存: 室温保存 12 个月有效

操作步骤:

1. 电泳结束后, 取凝胶放入适量考马斯亮蓝染色液 (P1501) 中(建议 5 倍胶体积), 确保染色液可以充分覆盖凝胶。
2. 将凝胶置于摇床上缓慢摇动, 建议室温染色至少 2 小时, 低丰度蛋白染色需 4 小时以上。
3. 染色结束后移除染色液。
4. 将凝胶浸泡于和染色液等量体积的脱色液中, 摇床上脱色, 期间建议更换 2-4 次脱色液。

注意事项:

1. 脱色可根据目的蛋白丰度和脱色效果随时终止, 或延长脱色时间。
2. 脱色越彻底, 检测的蛋白量越低。
3. 脱色后, 将凝胶保存在水中, 拍照或扫描保存图像, 或制成干胶 (P2000) 保存。