

## Western Blot 专用快速封闭液 P1623

**描述:** Western Blot 专用快速封闭液的主要有效成分为经过反复优化的适量 BSA 和去垢剂等。适用于 Western Blot 实验中 NC 膜或 PVDF 膜等转印膜的封闭。封闭后,可以有效减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合,降低背景,增强信噪比,以达到最佳的显色效果。

**储存:** 4℃保存

### 使用方法:

本产品为即用型,无需稀释。完成转膜后,用封闭洗涤缓冲液洗涤膜 1-2 分钟,加入足够量的专用快速封闭液充分覆盖膜,室温下振荡封闭半小时至 1 小时,然后进行一抗孵育等后续操作。

### 注意事项:

通常在室温封闭 60 分钟即可。对于一些背景非常高的抗体,可以 4℃封闭过夜。