

## 甘油明胶封片剂 (水性封片剂) C1213

### 描述:

本产品甘油明胶封片剂 (Glycerol Jelly Mounting Medium) 是参考经典的 Kaiser 方法配制的水性封片液, 其主要成分为甘油和明胶, 经过改良后不含剧毒物质苯酚。适用于各种切片、涂片等的封片。

### 适用范围:

适用于水性封片。

### 规格:

25ml, 50ml

### 储存:

4℃保存, 12 个月内有效

### 注意事项:

1. 甘油明胶封片液在室温呈固态, 使用前需在 37℃--50℃温浴, 至完全溶解后使用。
2. 常规切片按照每个样品约 50 微升的量使用。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。