

## SDS-PAGE 浓缩胶红色染料 (200X 可迁移) P1516

**描述:** SDS-PAGE 浓缩胶红色染料可用于配制红色 SDS-PAGE 浓缩胶, 红色染料的加入使蛋白上样孔一目了然, 便于上样, 也有助于判断上样孔是否歪曲或破损。电泳过程中, 染料会向下迁移至凝胶下端或跑出凝胶。对后续转膜、染色均无影响。

**储存:** 4° 保存, 12 个月有效

**规格:** 0.2ml 1ml

### 使用方法:

以 1.0mm 厚凝胶为例, 每块胶约需配制 2ml 浓缩胶, 需要加入红色染料 10ul, 每 1ml 染料约可配制 100 块凝胶。

### 注意事项:

1. 本品仅用于科学研究。
2. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

### 相关产品:

货号	产品名称	规格
P1050-500	SuperECLPlus+超敏发光液(强)	500ml
P1010-500	ECL 超敏发光液(中)	500ml
AP1004-100	10%红色 SDS-PAGE 配胶试剂盒(便捷款)	80-100 块
B1038-25	双色 5×SDS-PAGE 无气味变性蛋白上样缓冲液	25ml
P1650-500	膜再生液(抗体去除液、抗体剥离液)	500ml
P1503	膜立染(立春红替代品)	100ml
C1240-500	一抗稀释液(通用型)	500ml